

Calibrex 520 型数字式瓶端配液器



主要特点：

- Calibrex 520 有 0.25 - 2mL, 1 - 5mL 和 1 - 10mL 三个型号
- 综合了最新液体准确分配技术, 高科技材料和人体工程学设计的高级配液器
- 所有液体接触的部件都是高化学防腐蚀材料
- 设定操作简单, 高效设定锁死装置, 可以保证在操作过程中不会发生意外体积变化
- 工作性能稳定, 校正方便, 用户可根据参考值自行校正容量
- 121 °C 整支灭菌, 组装方便, 便于清洁
- 分液器上部 360 度自由旋转, 确保标签和显示窗总是面向使用者
- 精密数字式容量设定, 清楚易读的显示窗可调节至所需角度
- 可以在可以使用选配的 PTFE 延长管及液体喷嘴, 将液体准确分注到最远离分配器 60cm 的接受瓶
- 分配器入口加装过滤器, 以除去空气中的污染物

操作指南：

- 1、安装进样及排液管：将进样管（9）紧密连接至配液器底部进样孔，根据使用的试剂瓶容积大小，将进样管剪切到合适的长度（如图 2）。将排液管（13）安装拧紧。
- 2、安装配液器：选择一个合适尺寸的瓶口适配器，将其拧紧在试剂瓶上
- 3、调节排液管位置：排液管（13）可以自由旋转 360 °，直至合适操作的位置。
- 4、调节刻度：顺时针或逆时针旋转调节旋钮（18），直至指针调节至预期分液体积。click-stop防止意外的体积改变。（如图 4）
- 5、排液：取出排液管上的盖帽（14），拉动瓶口配液器外壳，将活塞（位于配液器里）推至底部，液体从排液管排出进入收集瓶，完成一次吸液排液过程。使用前，至少完全激活活塞一次，以消除（13）中的气泡。
- 6、校准：校准简便，用户可自行完成校准，详细校准操作，请联系 SOCOREX 中国销售与售后服务中心。（如图 5）
- 7、灭菌，高压蒸汽灭菌 121 °C，20min。灭菌完毕之后，请将移液器干燥冷却到室温之后再进行使用。

注意事项：使用前，和 SOCOREX 中国销售与售后服务中心沟通确认使用液体是否将对配液器造成腐蚀损害。

